

FICHA TÉCNICA

Nombre del dispositivo ABRAZADERA DE OBJETIVO ESTÁNDAR, ORIENTABLE.

Marca: PFM MEDICAL

Modelo: • 013019

Riesgo: IIa

Vida Útil 10 años

Titular de Registro PFM MEDICAL AG CON DOMICILIO EN ALEMANIA.

INVIMA 2022DM-0024874

Importador SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISTICS S.A.S.

Imagen:



Uso La abrazadera de casete universal orientable es adecuada para los micrótomos giratorios y deslizantes pfmmedical.

Características

Conocimiento:

Montaje/desmontaje de la abrazadera universal para casetes, orientable

Para cambiar la abrazadera del casete universal, afloje la palanca excéntrica y retírela del orificio guía. Ambos tornillos de ajuste deben girarse hasta la marca roja. A continuación, se puede retirar hacia arriba toda la abrazadera universal para casetes junto con el adaptador. Para montar la abrazadera universal del casete, invierta el procedimiento anterior. Cuidar la correcta colocación del orificio guía en el adaptador para permitir la reinserción de la palanca excéntrica.

Detalle Técnico:

- Sistema de abrazadera de liberación rápida para todos los casetes de inclusión disponibles
- Posibilidad de sujeción transversal y longitudinal
- Versión orientable con adaptador.

**Un solo uso/
Reutilizable**

Reusable

Material

Componente	Material
Cuerpo	Diferentes aleaciones de aluminio

**Principio Activo
Detalles Técnicos**

No Aplica

Article number

013019

Delivery unit (VPE)

1 pcs

**Se suministra
estéril / no estéril**

No estéril

**Método de
esterilización**

No Aplica

<i>Empaque</i>	1 unidad
<i>Material de Empaque</i>	Plástico protector, PVC y Cartón.
<i>Almacenamiento</i>	No coloque objetos sobre el dispositivo o su paquete No almacene el dispositivo cerca de productos químicos agresivos No exponga el dispositivo a luz solar directa o indirecta o de otros rayos ultravioleta. Mantenga en un lugar seco
<i>Periodicidad en mantenimiento</i>	Requiere. Cada 4 años